

OrganoPro™ 消化道手术组织保存液套装

货号：K20-PFS-S 规格：1 套 /1 个样本
货号：K20-PFS-M 规格：5 套/5 个样本

产品说明：

OrganoPro™ 消化道手术组织保存液套装是一种优化的即用型组织低温（2-8℃）保存剂，可用于短时间内离体组织的保存/运输。套装中的消化道手术组织清洗液针对消化道组织容易污染的特点进行了特别优化，其包含了较高浓度的抗生素混合物，可以有效降低样本细菌和真菌污染的风险。套装中的手术组织保存液可以有效的降低运输过程中细胞的活化、凋亡和坏死，维持细胞基本的生理代谢，保持组织具有较高的细胞活性。本产品可在2° C-8° C低温运输条件下可维持组织样本细胞的活力长达60小时，本产品已在多种消化道原代组织建立类器官模型的应用中得到了充分的使用和验证。

套装组成部分：

名称	货号	规格	存储温度	保质期
OrganoPro™ 消化道手术组织清洗液	K20-PFS-A	10mL*1 或 10mL*5	2-8℃	1 个月
OrganoPro™ 消化道手术组织保存液	K20-PFS-B	10mL*1 或 10mL*5	2-8℃	1 个月

组织清洗液和组织保存液的使用：

为了更好的样本采集保存效果，应在组织样本离体 10 分钟内，选择无坏死区域取样。

1. 组织样本采集后，用镊子（或止血钳）夹住组织样本，放入手术组织清洗液中，轻轻荡洗 4~5 下，然后将组织样本转移到组织保存液中，样本必须完全被组织保存液覆盖（如果样品已经放在其他缓冲液或培养基中，请用

预冷的组织保存液替换整个溶液)。

2. 在 2-8° C 下储存或运输样品，为了获得更好的样本质量，应尽量缩短存储或转运时间。
3. 储存或转运结束时，将样本从组织运输保存液中取出，并直接进行下一步处理。

注意事项：

- 人源组织样本的采集及研究必须符合法律相关规定。
- 如果使用科途医学提供的样本保温杯运输样本，需在样品采集前进行保温杯预冷和平衡复温。详细操作流程及细节请在使用前咨询科途医学相关工作人员。

科途医学

电话：010-56538985 E-mail: info@k2oncology.com

地址：北京经济技术开发区经海五路 88 号九城科技园三区 3 号楼 4 层/5 层